



免疫组化笔说明书

【产品名称】

免疫组化笔（YG Pen）

专利号：ZL 2019 2 2124044.6

【产品描述】

免疫组化笔主要用于玻璃表面进行的免疫组织化学实验。用本产品在固定于玻片上组织或细胞四周画出封闭的疏水圈，避免实验过程中试剂流淌和扩散，维持适宜的反应环境，同时可减少抗体和试剂用量。

【使用方法】

免疫组化笔在抗原修复完成后使用。

1. 在使用免疫组化笔之前使用纯水或不含表面活性剂的缓冲液清洗载玻片 5s，擦干玻片上的液体。
2. 旋出适当长度的笔芯，在玻片上围绕组织或细胞画出完整封闭的疏水圈。

【储存条件及有效期】

常温（2-30℃）保存，有效期18个月。

运输条件：常温运输，生产日期及有效期见笔身。

【注意事项】

1. 笔芯旋出合适的长度，不可过长，否则在使用过程中易发生折弯甚至折断。
2. 使用完毕后应将笔芯旋回笔筒后再盖上笔帽。
3. 可溶于苯、二甲苯、丙酮等有机溶剂中。

生产企业：武汉原谷生物科技有限责任公司

注册地址：武汉东湖新技术开发区神墩四路 666 号 D 区 103 室（自贸区武汉片区）

电 话：027-63498608

网 址：www.yuangubio.com