



YGBX01 阻断剂

产品描述

名 称	YGBX01
货 号	BRX-01
规 格	100mg/瓶 500mg/瓶 1g/瓶 5g/瓶 10g/瓶
状 态	液体
纯 度	≥90%
过 滤	0.2μm
浓 度	≥8mg/ml
缓冲系统	10mM 磷酸盐缓冲生理盐水 (PBS), pH7.4
防 腐 剂	无
保存条件	≤-18℃
有 效 期	24 个月
注意事项	应避免反复冻融；若 2-8℃ 保存，请勿超过一个月；如需多次取用，建议分装保存。

产品说明

YGBX01 阻断剂专门针对免疫检测中发生的异嗜性抗体和类风湿因子干扰，适用于免疫检测体系，能有效消除免疫干扰，提高检测的可靠性，减少假阳性和假阴性的发生率。

阻断剂使用建议

1. 阻断剂使用浓度范围为 30μg-300μg/ml。最终工作浓度应通过梯度实验确定，建议首次使用浓度从较高浓度开始，确定有效果后再梯度稀释至较低浓度，选择更合适经济的使用浓度。
2. 免疫侧向层析法试剂建议加至标记物垫或样品垫处理液中；化学发光试剂或酶联免疫试剂建议加至磁珠液或酶标液中，也可添加至样品液中；免疫比浊产品建议加至 R1 工作液中。
3. 建议选择多种阻断剂进行试验，寻找合适的单一阻断剂产品或阻断剂组合产品使用。
4. 我公司可根据干扰物特征，为您提供更合适的组合阻断剂服务。