



## 山羊血清

### 产品信息

| 产品货号 | 产品名称 | 级 别      | 规 格   |
|------|------|----------|-------|
| SGA  | 山羊血清 | 0.2um 过滤 | 100ml |
|      | 山羊血清 | 0.2um 过滤 | 500ml |

### 产品描述

|       |                      |
|-------|----------------------|
| 来 源   | 正常、健康、未免疫的山羊         |
| 状 态   | 液体                   |
| 外源物质  | 生产过程未添加任何抗凝或促凝剂、抗生素等 |
| pH 值  | 7.8±0.5              |
| 血红蛋白  | ≤0.35 mg/ml          |
| 防 腐 剂 | 无                    |
| 保存条件  | ≤-20℃                |
| 有 效 期 | 5 年                  |

### 注意事项

1. 2-8℃保存，请勿超过一个月。避免反复冻融。如需多次取用，建议分装保存。
2. 将血清从冷冻箱取出后，先置于 2-8℃冰箱使之融化，然后在室温下使之全融。在融化过程中，需要经常轻轻摇晃血清使其均匀融化，但应避免剧烈振动。
3. 使用中应减少血清冻融次数，血清在室温或 2-8℃冰箱内放置过久会影响血清质量。
4. 血清解冻后发现絮状沉淀物出现，可以将血清低速离心，取上清使用。