



小鼠血清

产品信息

产品货号	产品名称	级 别	规 格
SMA	小鼠血清	0.2um 过滤	100mL
	小鼠血清	0.2um 过滤	500mL
	小鼠血清	0.2um 过滤	1L

产品描述

来 源	正常、健康、未免疫的小鼠
状 态	液体
外源物质	生产过程未添加任何抗凝或促凝剂、抗生素等
总蛋白浓度	≥ 55 mg/ml
IgG 浓度	≥ 9 mg/ml
pH 值	7.8 ± 0.3
血红蛋白	≤ 0.35 mg/ml
防 腐 剂	无
保存条件	$\leq -20^{\circ}\text{C}$
有 效 期	5 年

注意事项

1. $2-8^{\circ}\text{C}$ 保存，请勿超过一个月。避免反复冻融。如需多次取用，建议分装保存。
2. 将血清从冷冻箱取出后，先置于 $2-8^{\circ}\text{C}$ 冰箱使之融化，然后在室温下使之全融。在融化过程中，需要经常轻轻摇晃血清使其均匀融化，但应避免剧烈振动。
3. 使用中应减少血清冻融次数，血清在室温或 $2-8^{\circ}\text{C}$ 冰箱内放置过久会影响血清质量。
4. 血清解冻后发现有多絮状沉淀物出现，可以将血清低速离心，取上清使用。