

YG-Pen

环保好用的免疫组化笔







- * 操作方便，即画即用，无需晾干
- * 固体笔芯，避免阻水圈晕染飘散
- * 附着性强，持久阻水，无需补画
- * 惰性成分，不污染其他试剂
- * 笔芯可完全拧出，杜绝浪费
- * 绿色环保，无挥发性成分和气味

名 称	免疫组化笔 YG-Pen
规 格	3g（描画不少于500个圈）
应用范围	免疫组化染色、免疫荧光染色、特殊染色等实验
实验方法	先将组织切片脱蜡水化，轻甩玻片上的液体，用免疫组化笔在玻片上组织周围画圈或在组织边缘上下左右各画一条线，无需干燥清洗，即可开始后续实验。
发明专利	CN211262917U CN110887720A

原谷生物专利产品 玻片实验必备工具

避免液体扩散流淌 有效节约抗体试剂

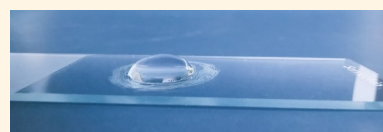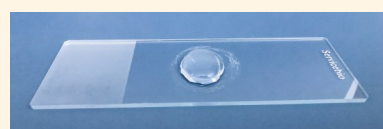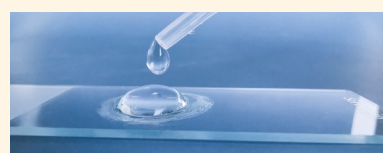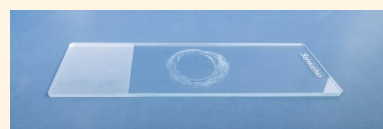

地 址 武汉东湖新技术开发区神墩四路666号D区103室

电 话 027-59272815 027-63498608

网 址 www.yuangubio.com